

AZtec Timed

インストールとライセンス付与手順



Revision History

Date	Version	Description of Revision	Author
March 2020	1.0	New Document	OINA
October 2020	1.1	Change to file locations	OINA
March 2021	1.2	Update for AZtec5.0 SP1	OINA

Disclaimers

Oxford Instrumentsは、この文書の内容や形式が無断で変更された場合、その使用に関して一切の責任を負いません。

Oxford Instruments NanoAnalysisは、本資料に記載されている情報の正確性を確保するために細心の注意を払っていますが、誤り、脱落、不正確な情報が含まれていないことを保証するものではありません。また、Oxford Instruments NanoAnalysisのポリシーは、製品の継続的な改善です。

そのため、本書に記載されている情報を予告なく変更することがあります。

本マニュアルは、暗黙の保証、商品性の保証、特定目的への適合性の保証を含むが、これに限定されるものではなく、暗黙の保証も含め、いかなる種類の保証も行われません。

Copyright

本文書に含まれる情報は、Oxford Instruments NanoAnalysisの知的財産であり、Oxford Instruments NanoAnalysisが所有権を有しています。

本文書は、Oxford Instruments NanoAnalysisからの書面による同意なしに、本文書を委託された者が、その機密情報を第三者に開示しないよう最善の努力をすることを理解した上で、Oxford Instruments NanoAnalysisから配布されています。本文書のいかなる部分も、Oxford Instruments NanoAnalysisの書面による同意なしに、いかなる形式またはその他の方法でも複製、送信、複製することはできません。

NanoAnalysis

Halifax Road
High Wycombe
HP12 3SE UK

Tel: +44 (0) 1494 442255

Fax: +44 (0) 1494 524129

Email: nanoanalysis@oxinst.com

www.oxford-instruments.com

Contents

1. AZtec Timedについて	4
1.1 Oxford Instruments Email	4
1.2 AZtecのダウンロード.....	4
2. AZtecのインストール	5
3. AZtec Timedライセンスの付与.....	6
4. AZtecTimedライセンスの削除.....	8
5. AZtecの起動	9

1

AZtec Timedについて

AZtec Timedは、オフライン版のAZtecソフトウェアの期間限定ライセンスをユーザーに付与します。提供されるライセンスは、3.2から5.0までのすべてのバージョンのAZtecで動作します。このライセンスでは、EBSDパターンの再処理など、サードパーティのライセンスに依存する特定の機能を除いて、AZtecのほとんどのオフライン機能にアクセスすることができます。

AZtec 5.0では、以前のバージョンのAZtecのプロジェクトファイルを開くことができますが、AZtec 5.0で保存されたプロジェクトは、以前のバージョンのAZtecからは読み取ることができなくなります。このため、AZtec 5.0で開く前に、プロジェクトをコピーして保存しておく必要があります。

Note: AZtecTimedのために提供されるAZtec5.0は、SEM-EDS実機に接続されているPCへはインストールしないでください。オックスフォード・インストゥルメンツのナノアナリシスシステムは複雑です。ハードウェアまたはソフトウェアの互換性が失われた場合は、解決のために有償サービスの訪問が必要となる場合があります。

1.1 Oxford Instruments Email

Note: AZtec Timedライセンスを使用するためには、オックスフォード・インストゥルメンツから電子メール添付で提供されるライセンスファイル (.v2cライセンスファイル) が必要です。このファイルはライセンス取得プロセスで使用しますので、事前に電子メールからダウンロードし、AZtecTimedを使用する予定のPCの任意の場所に保存してください。

1.2 AZtecのダウンロード

AZtec実機をお使いの方は納品済みのAZtec DVDをご使用ください。お持ちでない場合は、以下の場所よりダウンロードしてください：

AZtec5.0ソフトウェア：

<https://oxinst.sharepoint.com/:u:/s/NASoftware/>


EY6m0yMQEM1AlMaLb0Wc4KcBS0xWrvws5BcjvbB7HVGO-A?e=MER4cl

2


AZtecのインストール

Note: AZtecソフトウェアをインストールするためには、PCの管理者権限が必要です。



AZtecのDVDからインストールする場合には、お使いのPCの光学ドライブに挿入してください。ダウンロードしたAZtec.isoからインストールする場合は、その場所を特定してイメージをマウントしてください。Windows 10では、ファイルを右クリックして‘マウント’を選択します。

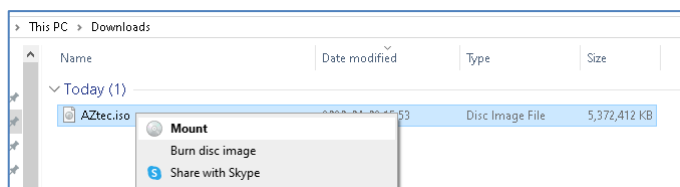

インストールメディアを挿入またはマウントしたら、‘AZtec’ドライブへアクセスし、AZtecSetup.exeを実行してください。

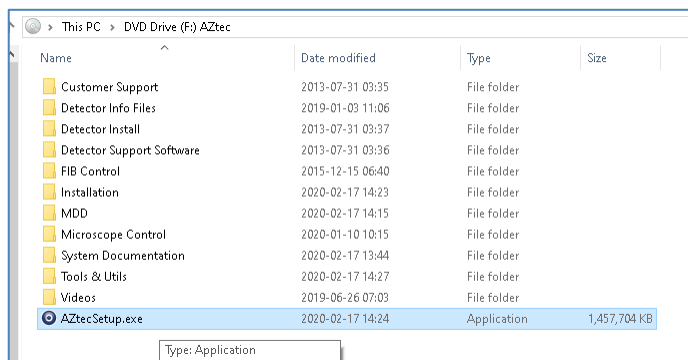

AZtecセットアップ画面に使用許諾契約書とインストール可能なオプションパッケージが表示されます。希望するオプションにチェックを入れて‘Install’をクリックします。

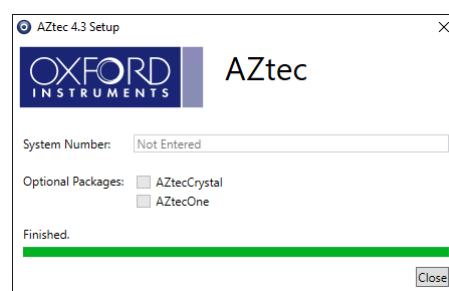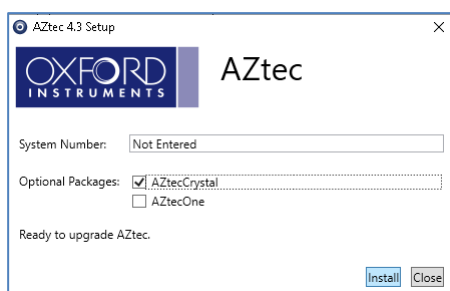


インストールが正常に完了すると、プログレスバーがすべて完了し‘Finished’というメッセージが表示されます。その後、‘Close’をクリックしてインストールを終了します。


3

AZtec Timedライセンスの付与


インストールしたAZtecにライセンスを付与するには、'スタート'メニューをクリックし、OI Nanoanalysis フォルダの'License Manager'を選択してください。

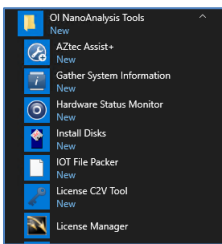


'Sentinel Admin Control Center'ライセンス管理画面が開きます。

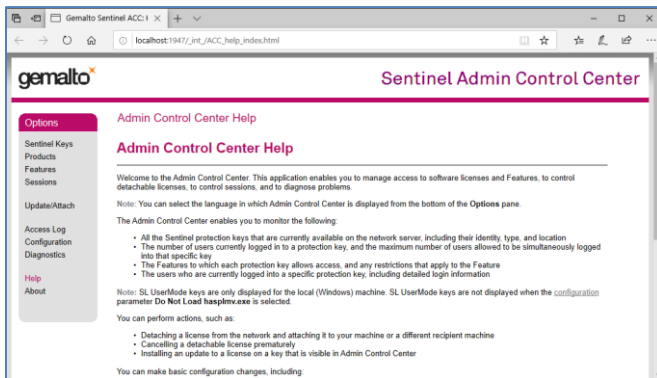

'Sentinel Admin Control Center'画面右端の'Update/Attach'リンクを選択します。'Browse'ボタンをクリックし、オックスフォード・インストゥルメンツから供給された.v2cライセンスファイルを選択し、'Apply File'をクリックします。アップロードに数分かかりますのでご注意ください。

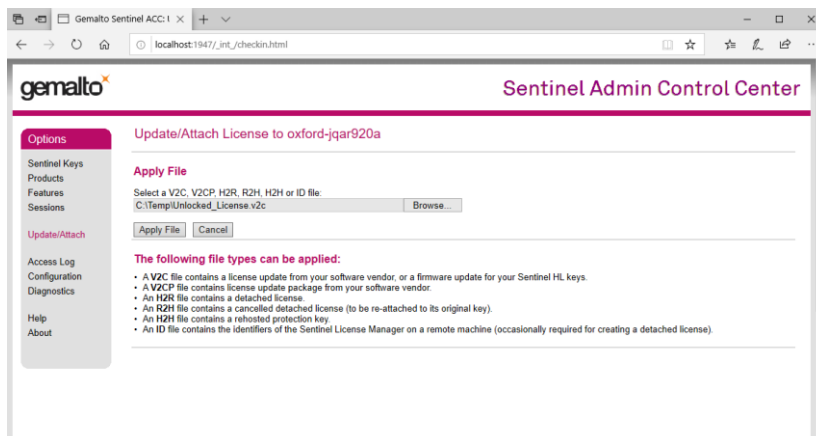

‘Sentinel Keys’リンクをクリックし、期間限定ライセンスが付与されていることを確認します。Key Typeは‘HASP SL AdminMode’となります。ライセンス付与が完了したら、Sentinel Admin Control Center画面を閉じてください。

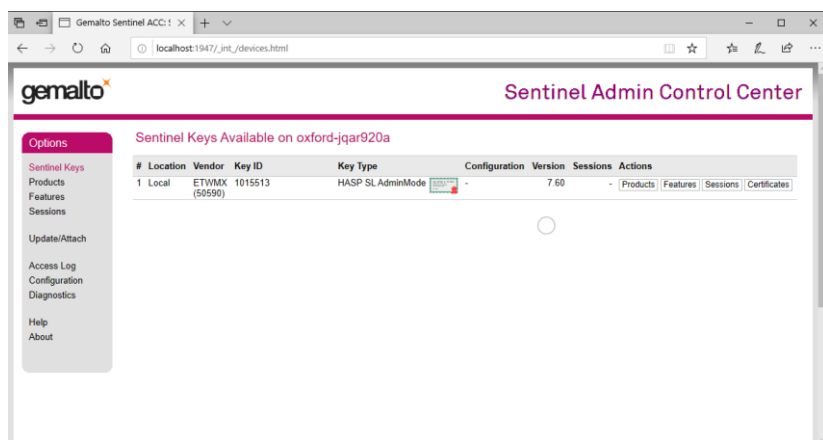


4

AZtecTimedライセンスの削除

ライセンス期間が終了、もしくは今後使用しない場合、以下の方法でインストールを削除することができます：

C:\Program Files (x86)\Common Files\SafeNet Sentinel\Sentinel LDK\installed\50590
へアクセスして.v2cファイルを削除し、PCを再起動してください。

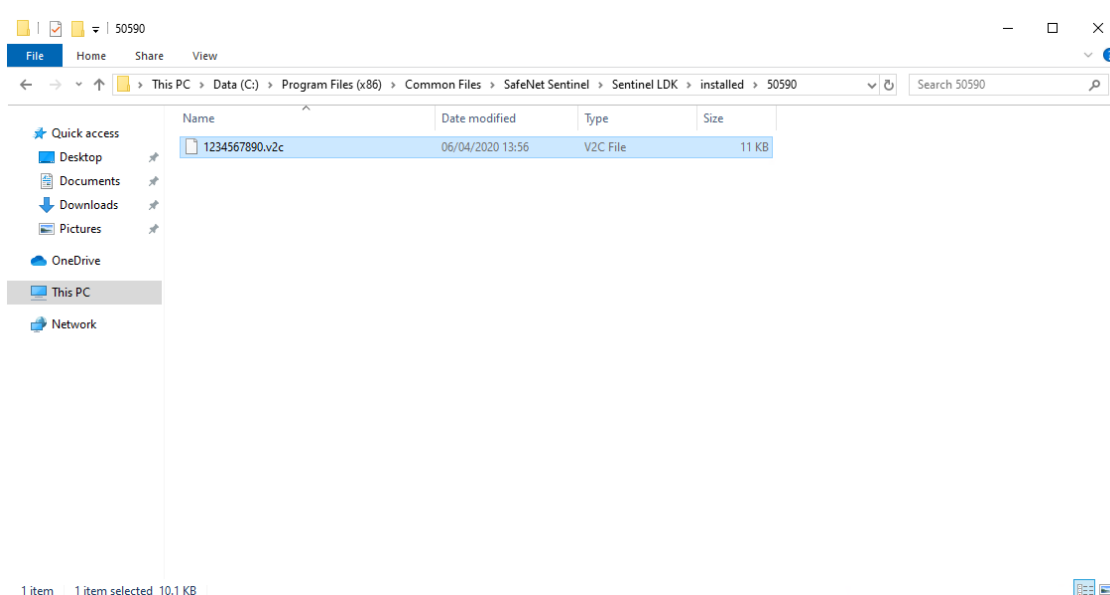

Note: 同じPCにオフラインのネットワークライセンス(期間限定でない)がある場合、従来のネットワークライセンスを使用するためには期間限定ライセンスの.v2cファイルを削除する必要があります。

5

AZtecの起動

AZtecはデスクトップのAZtecショートカットから起動することができます:



もしくは、スタートメニューのOI NanoAnalysisフォルダのAZtecから開始することができます:

